

Menu Map

◀

Mit **UNIT**-Taste vorwärts blättern
Mit **MENU**-Taste rückwärts blättern

▶

Mit **PRINT**-Taste nächsten Menüpunkt anwählen.
Mit **TARE**-Taste bestätigen

◀

Menüpunkt zurück mit **ON/OFF**-Taste

*

Werkseinstellung

Wägemodus

MENU 2 x

* **STAND** Wägemodus

POURING Dosiermodus

* **Z.TAC** Zero tracking Funktion

APLFUNC Applikationsfunktionen

PCS Stückzahlen

SAMPLE Speicherplatz 1 ~ 5

PERCENT Prozentbestimmung

SAMPLE 100% Referenz

OPTION Benutzerdefinierte Referenz

SG Dichtebestimmung

SSG Feststoff

WATER

ETHYL

METHYL

OTHER

LIQUID Flüssigkeit

SGHOLD DATA HOLD

AIRCOR.

FORMULA Rezepturmodus

TOOLS Weitere Funktionen

TARGET Target mode

TGTVAL Zielwert

LMVAL Toleranz

CHECK.W Checkweighing mode

DRPANG Oberer Toleranzbereich

HILIM Oberer Grenzwert

LOLIM Unterer Grenzwert

UNDRING Unterer Toleranzbereich

PARAM.W Wägeparameter

STBLK Stabilitätsanzeige

FAST schnell

BAND Stillstandsbreite

0SD

1D

10D

50D

100D

1000D

SYSTEM System

POINT Anzeige Dezimalpunkt

PERIOD Punkt

COMMA Komma

* **AUTOOFF** Automatische Abschaltfunktion

START Start Anzeige

AUTO Wägemodus

* **SEMAUTO** OFF Anzeige

MANU Alle Segmente

BALID Waagenidentifikationsnummer

PASSWD Passwort

CONDOU Menüeinstellungen protokollieren

RESET Menürückstellung

Wägemodus

PRINT 3 sec.

APLPRN Ausgabefunktion

AUTOPRN Auto print Funktion

LD. On Ld

LDUL. On -Ld

LD.L On 0Ld

LDUL.L On -0Ld

LDOK. On OK

ZRET Erneute Ausgabebedingung

* **RET.D** null oder negativ

RET.SD 50%

SEOPRN Kontinuierliche Datenausgabe

MANU Start/Ende per Tastendruck

NOFIL Kein Filter

PRINTF Output timing change Funktion

* **SOON**

COMMSET Kommunikationsparameter

MODE. 1

MODE. 2

MODE. 3

MODE. 4

MODE. 5

Standardeinstellung (MODE1 - MODE5)

MODE. U Benutzerdefinierte Einstellung

BPS Baud rate

300 [300]

600 [600]

* **1200** [1200]

2400 [2400]

4800 [4800]

9600 [9600]

192K [19.2 K]

384K [38.4 K]

PARITY Parität

* **PNONE** None

PODD Odd

PEVEN Even

STOP Stop bit

5. 1 1 bit

5. 2 2 bits

HANDSHK Handshake

* **HSOFF** None

HSHW Hardware

HS SW Software

HSTIM Timer

IFORM Datenformat

* **FORM 1** Datenformat 1

FORM 2 Datenformat 2

FORM 3 Datenformat 3

FORM 4 Datenformat 4

FREE Nicht dokumentiert

HEAD Nicht dokumentiert

LEN Nicht dokumentiert

DELIM Delimiter

* **CR** CR

LF LF

CR+LF CR+LF

COMMA Komma

Wägemodus

UNIT 3 sec.

* **UNIT-g**

UNIT-mg

UNIT-kg #1

UNIT-ct

#1: kg nicht wählbar

UNIT-U Frei programmierbare Wägeeinheit

CONVK Minnmalgewicht

MIND Umrechnungsfaktor

Wägemodus

CAL 3 sec.

CALE#E Justierung

ECAL Justierung mit externem Gewicht

ICAL Justierung mit internem Gewicht

GLPOUT GLP Funktion

PCAL Nicht dokumentiert

Wägemodus

→ 0 ← TARE 3 sec.

* **Z.TAC** Zero tracking Funktion

ATARE Auto tare Funktion

AZERO Auto zero Funktion

TAREF Zero / tare timing change Funktion

* **SOON**

Menu Map

Press **UNIT** or **MENU** key to search for the menu option

Press **PRINT** key to proceed to the next menu option

Press **TARE** key to confirm

Press **ON/OFF** key to return to the previous menu option

* Default settings (settings when the menu is reset)

